

# FALSOS POSITIVOS

## CON BLUESTAR IDENTI-HEM y BLUESTAR OBTI

---

Pruebas se han llevado a cabo con sangre de mustélidos: garduña (beech marten), marta (pine marten), y turón (European polecat).

### 1) Con BLUESTAR IDENTI-HEM

Soló el TURÓN (European polecat) provocó un FALSO POSITIVO ligero: Su línea de prueba (T) esta presente pero muy débil.

La marta y la garduña no produjeron ninguna reacción.



### 2) Con BLUESTAR OBTI

Soló el TURÓN (European polecat) provocó un FALSO POSITIVO: la línea de prueba (T) es similar a la línea de control (C).

La marta y la garduña no produjeron ninguna reacción.

