

## BLUESPRAY® utilisé avec BLUESTAR® Magnum

### PRÉPARATION À L'UTILISATION

Dévissez la bouteille vide  
fournie dans le kit  
BLUESPRAY®.



A sa place, vissez le flacon de BLUESTAR® Magnum  
déjà activé avec ses pastilles oxydantes.



### VAPORISER

Pour pulvériser BLUESTAR®  
Magnum, appuyez sur le bouton  
poussoir.



Les meilleurs résultats sont obtenus en relâchant la pression de  
façon **INTERMITTENTE ET SANS AGITER**, à une température  
comprise entre 15 et 40°C (entre 60 et 120°F).

Si la réserve de pression devient trop froide lorsque vous la tenez  
en main, vous pouvez l'insérer dans le manchon en mousse  
fourni qui agira comme un isolant thermique.

Pour conserver une pression suffisante lors des utilisations  
prolongées, vous pouvez utiliser deux réservoirs de pression en  
alternance, afin de les échanger quand elles se refroidissent.

### REMPACEMENT DU RÉSERVOIR



Pour remplacer le réservoir de pression,  
déverrouillez le réservoir de pression usagé en le  
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une  
montre



Verrouillez le nouveau réservoir de pression en  
le tournant dans le sens des aiguilles d'une  
montre sur la tête du BLUESPRAY®, tout en pla-  
çant le bouton poussoir sur la valve.

### PRECAUTIONS

Après utilisation et en déplacement, videz ou  
fermez le flacon du BLUESTAR® Forensic Magnum  
à l'aide du bouchon fourni.

Au cours des manipulations, ne pas retourner le  
BLUESPRAY® pour ne pas risquer de faire couler le  
BLUESTAR® Magnum.