

# FAUX POSITIFS

## avec BLUESTAR IDENTI-HEM et BLUESTAR OBTI

Des tests ont été effectués avec du sang de mustélidés : fouine (beech marten), martre (pine marten) et putois (European polecat).

### 1) Avec BLUESTAR IDENTI-HEM

Seul le sang de PUTOIS (European polecat) a provoqué un léger FAUX POSITIF :

La ligne de test (T) est présente mais très faiblement.

La fouine et la martre n'ont produit aucune réaction.



### 2) Avec BLUESTAR OBTI

Seul le sang de PUTOIS (European polecat) a provoqué un FAUX POSITIF : La ligne de test (T) est similaire à la ligne de contrôle (C).

La fouine et la martre n'ont produit aucune réaction.

